

## سیستم ذخیره سازی اطلاعات کهورت کواری:

فریزر های 80- در بیوبانک این مرکز شامل شلف و رک های شماره گذاری شده بسیار منظم می باشند. که دسترسی به نمونه ها به راحتی صورت می پذیرد.

جهت وارد کردن اطلاعات نمونه ها در بیوبانک

ابتدا باکس های بارکد دار 2d را که خالی هستند توسط دستگاه بار کد خوان زیر هود آزمایشگاهی در سیستم اکسل تعریف کرده و تمامی بار کد های میکروتیوپ ها ثبت می گردد.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data structure:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2128		3000068897	Box163persian										
2130	A	4020671882	4020671883	4020671884	4020671885	4020671886	4020671887	4020671888	4020671889	4020671890	4020671891	4020671892	4020671893
2132	B	4020671894	4020671895	4020671896	4020671897	4020671898	4020671899	4020671900	4020671901	4020671902	4020671903	4020671904	4020671905
2133	C	4020671906	4020671907	4020671908	4020671909	4020671910	4020671911	4020671912	4020671913	4020671914	4020671915	4020671916	4020671917
2134	D	4020671918	4020671919	4020671920	4020671921	4020671922	4020671923	4020671924	4020671925	4020671926	4020671927	4020671928	4020671929
2135	E	4020671930	4020671931	4020671932	4020671933	4020671934	4020671935	4020671936	4020671937	4020671938	4020671939	4020671940	4020671941
2136	F	4020671942	4020671943	4020671944	4020671945	4020671946	4020671947	4020671948	4020671949	4020671950	4020671951	4020671952	4020671953
2137	G	4020671954	4020671955	4020671956	4020671957	4020671958	4020671959	4020671960	4020671961	4020671962	4020671963	4020671964	4020671965
2138	H	4020671966	4020671967	4020671968	4020671969	4020671970	4020671971	4020671972	4020671973	4020671974	4020671975	4020671976	4020671977
2140		3000068920	Box165persian										
2142													
2143	A	4020671978	4020671979	4020671980	4020671981	4020671982	4020671983	4020671984	4020671985	4020671986	4020671987	4020671988	4020671989
2144	B	4020671990	4020671991	4020671992	4020671993	4020671994	4020671995	4020671996	4020671997	4020671998	4020671999	4020672000	4020672001
2145	C	4020672002	4020672003	4020672004	4020672005	4020672006	4020672007	4020672008	4020672009	4020672010	4020672011	4020672012	4020672013
2146	D	4020672014	4020672015	4020672016	4020672017	4020672018	4020672019	4020672020	4020672021	4020672022	4020672023	4020672024	4020672025
2147	E	4020672026	4020672027	4020672028	4020672029	4020672030	4020672031	4020672032	4020672033	4020672034	4020672035	4020672036	4020672037
2148	F	4020672038	4020672039	4020672040	4020672041	4020672042	4020672043	4020672044	4020672045	4020672046	4020672047	4020672048	4020672049
2149	G	4020672050	4020672051	4020672052	4020672053	4020672054	4020672055	4020672056	4020672057	4020672058	4020672059	4020672060	4020672061
2150	H	4020672062	4020672063	4020672064	4020672065	4020672066	4020672067	4020672068	4020672069	4020672070	4020672071	4020672072	4020672073

سپس در نرم افزار بیو بانک تعداد فریزر ها ، شلف، رک، باکس ها را تعریف کرده و شروع به وارد کردن اطلاعات می کنیم و خوشبختانه نرم افزار بیو بانک کهورت پرشین جهت سهولت و عدم اشتباه در وارد کردن نمونه ها به صورت رنگبندی می باشد و همچنین اشتباه وارد کردن را به صورت خطا به ما اعلام می کند.






Google Search - فریزر و پروت آن × clinic.ddrc.ac.ir/PersianCohortBioBank/View/Boxes.aspx?Freezer=10145&Shelf=20390&Rack=304826

# لیست باکس های تعریف شده در رک

لیست باکس های تعریف شده در رک برگشت منوی اصلی



علیرضا صفرپور / مدیر گوار

Windows Taskbar: Type here to search, 8:51 AM, 7/30/2023

# ویرایش اطلاعات نمونه

## ثبت اطلاعات نمونه برگشت

نام فریزر:	Central RM
نام شلف:	Shelf ۳
نام رک:	FZ11A
نام باکس:	Kja۰۸۷۰
نام طرح:	کوهورت پرشین
کد فرد شرکت کننده:	۰۷۶۸۱۰۶۹۳۰۶

ردیف: A سنون: ۴

کد فرد: نام فرد: تاریخ مراجعه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

بار کد نمونه: kja1۰۷۶۶۸  
گروه نمونه: خون  
نوع نمونه: پلاسما

## اطلاعات نمونه خون دریافتی

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

علیرضا صفربور / مدیر گوار

# لیست نمونه های تعریف شده در باکس

لیست نمونه های تعریف شده در باکس برگشت منوی اصلی نمونه جدید


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										



تایرنا نظری پور / مدیر گوار

## تولید بار کد

تولید بار کد در مرکز کوهورت کوار جهت نمونه های مو و ناخن بوسیله نرم افزار Nice lable انجام می شود. که بار کد ایجاد شده که بر اساس کد یازده رقمی افراد شرکت کننده می باشد . بر روی کاغذ های لیبل دار مخصوص چاپ شده و بر روی نمونه ها چسبانده می شود.

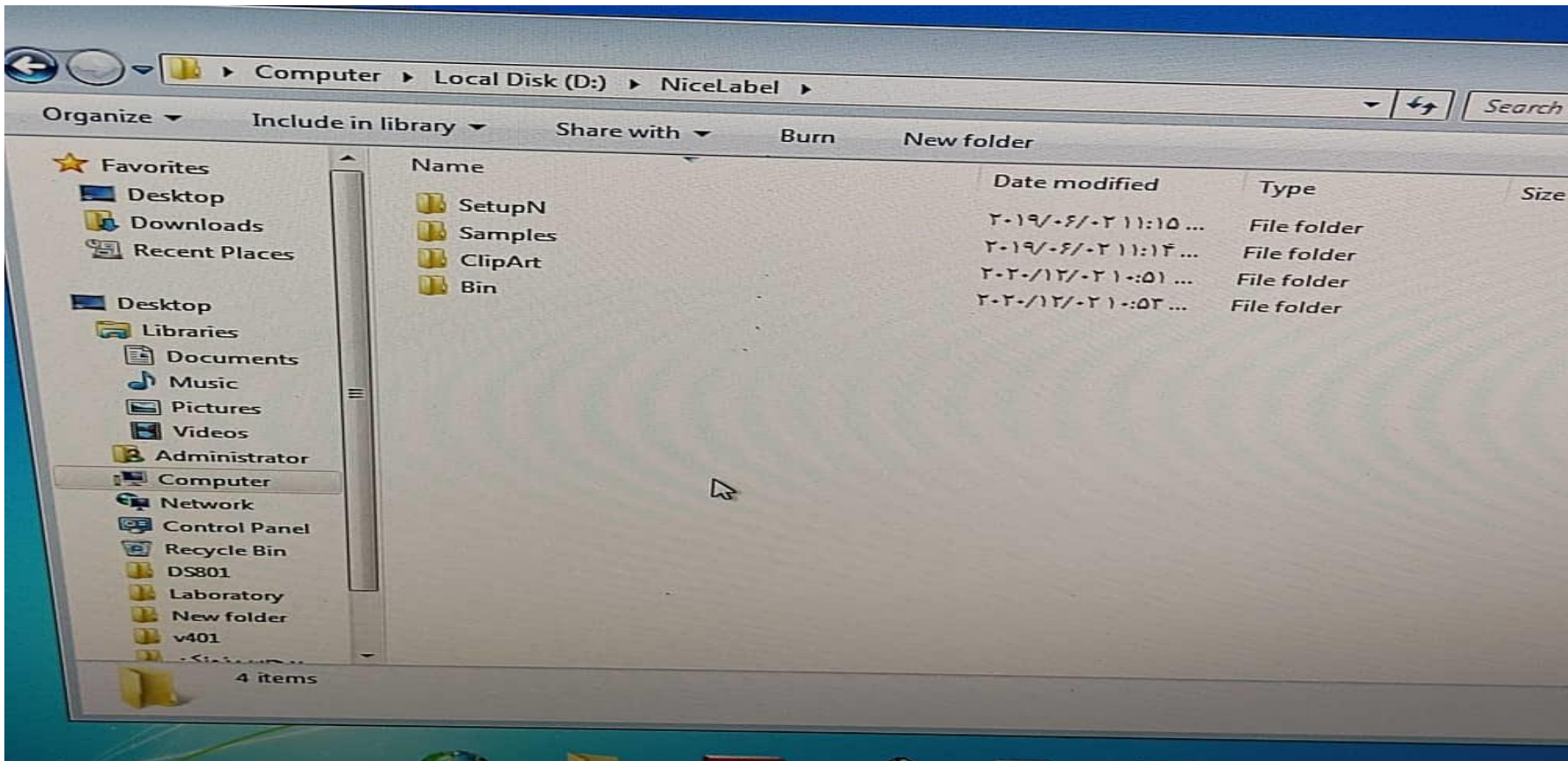

## **خوانش بار کد:**

در مرکز کوهورت کوتر دو دستگاه خوانش بار کد وجود دارد.